

PROCEDIMENTOS DE SALA LIMPA:

Como remover resíduos rotineiramente

PRODUTOS RECOMENDADOS:

Água para Injeção One Solution st™ | Solução de Álcool Estéril Septihol™ | Solução de Álcool Estéril Septihol™ WFI | Solução de Álcool Estéril Septihol™ Etil WFI


1

INCLUIR ESTRATÉGIA DE ENXÁGUE EM SEU PROGRAMA

Existem muitas fontes de resíduos em salas limpas

- Pessoas
- Transporte de materiais e suprimentos
- Tratamentos em paredes e pisos
- Componentes de medicamentos
- Equipamentos de processamento

Componentes de um programa completo de limpeza e desinfecção

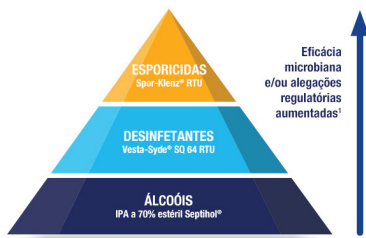

¹Os produtos que se enquadram nas categorias da base da pirâmide são usados com mais frequência e geralmente não são esporicidas. A progressão na pirâmide indica um desempenho geral mais forte e um espectro mais amplo de alegações.

Use um produto de limpeza e desinfetante de uma etapa rotineiramente.

Use um esporicida com base na avaliação dos seus dados de monitoramento ambiental.

Use um agente de enxágue conforme necessário. O enxágue é parte integrante de um programa de limpeza bem elaborado. A frequência de enxágue deve ser determinada usando uma abordagem baseada em riscos que equilibre a limpeza visual, as condições da superfície, a segurança do pessoal e os recursos de limpeza.

2

APLICAR SOLUÇÃO DE ENXÁGUE EM ÁREAS MAIORES

Ferramentas comuns para salas limpas



Esfregões



Baldes

Onde aplicar

PISOS

PAREDES

JANELAS

PORTAS

EQUIPAMENTOS


APLICAÇÃO

Aplique da área mais limpa para a mais suja usando a técnica de puxar e levantar

Etapa 1: levante o esfregão e coloque-o sobre a superfície. Puxe-o em sua direção.

Etapa 2: levante o esfregão e coloque-o onde você iniciou o primeiro movimento, sobrepondo-o em 20%. Puxe-o em sua direção.

Etapa 3: repita conforme necessário para cobrir toda a superfície.

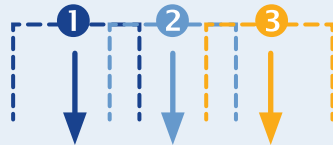

APLICAÇÃO

Com que frequência trocar as soluções de enxágue

ISO Classe 5 e 6: a cada 55 metros quadrados (600 pés quadrados)

ISO Classe 7 e 8: a cada 92 metros quadrados (1.000 pés quadrados)

DICA

Após o enxágue, certifique-se de que as superfícies estejam visualmente limpas e que não comprometam a segurança do pessoal por estarem escorregadias ou pegajosas.

3

PULVERIZAR A SOLUÇÃO DE ENXÁGUE EM ÁREAS MENORES

Ferramentas comuns para salas limpas



Lenços umedecidos sem fiapos

Onde aplicar

MESAS

FERRAMENTAS

CAPELAS E BSC

JANELAS

PEQUENOS EQUIPAMENTOS



APLICAÇÃO

Aplicação e técnica

- Dobre o lenço umedecido em quatro partes para criar quatro superfícies limpas.
- Borrife a solução de limpeza na superfície a ser limpa ou em um lenço umedecido antes de aplicar na superfície.
- Use movimentos lineares unidirecionais, do mais limpo para o mais sujo.
- Sobreponha as passagens em 20%.
- Dobre novamente o lenço após um determinado número de passagens para expor uma superfície limpa.


4

INSPECIONAR SUPERFÍCIES

Obtenha ajuda para acúmulo difícil



Lenços umedecidos sem fiapos

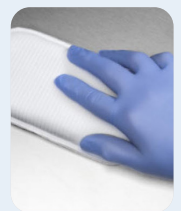

Espumas

Deixe todo o ambiente secar ao ar livre (10 a 15 minutos é o normal).



Limpe as áreas molhadas persistentes secando-as com lenços umedecidos, esponjas ou esfregões limpos e sem fiapos.



Inspeione todas as superfícies.



Repita o procedimento acima conforme necessário.



DICA

Não existe um tempo de contato específico necessário para o enxágue – lembre-se, o objetivo é uma limpeza visual.